 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3765 saúde.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POPVEM09
	LIMPEZA DO REFRIGERADOR DE VACINA		Revisão: 07/02/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda D. S. Machado e Roseli Fausto	Revisor: Enfª Joelma Ap. de Lima e Roseli Fausto	Data da elaboração: 15/07/2019
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 02	

1. INTRODUÇÃO:

A limpeza do refrigerador de vacina é um dos processos mais importantes no sistema de imunização, assegurando assim a segurança das vacinas, dos pacientes e dos profissionais.

2. EXECUTORES:

- ✓ Enfermeiros;
- ✓ Técnicos;
- ✓ Auxiliares de enfermagem.

3. OBJETIVOS:

- ✓ Manter as condições ideais de conservação dos imunobiológicos.

4. MATERIAIS:


- ✓ Caixa térmica;
- ✓ Termômetro de cabo extensor;
- ✓ 02 panos de limpeza exclusivos para sala de vacina;
- ✓ Gelox;
- ✓ Álcool.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

- ✓ Transferir os imunobiológicos para a caixa térmica previamente montada com temperatura de +2°C e +8°C;
- ✓ Limpar o refrigerador com pano úmido e depois passar álcool 70% com pano seco em seu interior e exterior;
- ✓ Esperar atingir a temperatura adequada e resetar o termômetro;
- ✓ Colocar os imunobiológicos na geladeira;

6. OBSERVAÇÕES:

- ✓ Realizar a limpeza cada 30 dias com pano úmido e a cada 90 dias com pano úmido e álcool 70%;
- ✓ Nunca realizar a limpeza da geladeira antes dos finais de semana e feriados.

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3765 saúde.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POPVEM09
	LIMPEZA DO REFRIGERADOR DE VACINA		Revisão: 07/02/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda D. S. Machado e Roseli Fausto	Revisor: Enfª Joelma Ap. de Lima e Roseli Fausto	Data da elaboração: 15/07/2019
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 02	

7. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da Elaboração
01	6	Limpeza a cada 90 dias	07/02/2022
02	7	ABNT	01/11/2022

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde. Programa Nacional de Imunizações. Rede de Frio: noções básicas de refrigeração e procedimentos para conservação de imunobiológicos. Brasília: 1988.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Programa Nacional de Imunizações. Capacitação pedagógica do monitor do treinamento de pessoal de Sala de Vacinação: manual do monitor. Brasília; 1991.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de vacinação. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde; 1984.